

Mating assay

Matériel:

Boite à pétri YPD

Repiquage de levure frais de type sexuelle \underline{a} et α

Méthode:

1. A l'aide un cure dent, prélever une petite quantité de cellules \underline{a} et les étaler sur le pétrie YPD
2. A l'aide d'un autre cure dent, prélever une petite quantité de cellules α et les étaler par dessus les cellules étalées précédemment
3. Incuber à 30°C pendant 2 jours
4. Faire des stries pour avoir des colonies isolées sur le milieu de sélection approprié

----- Cellules \underline{a}
——— Cellules α

